

Használati utasítás Pollenek preparálása

1. lépés

A színezőedényekbe töltünk kb. 2 ml fixálóoldatot, 1 ml színezőoldatot és 2 ml öblítőoldatot.

2. lépés

A pollenmintát tegyük kb. 5-10 percre a fixálóoldatba, időnként kevergessük meg.

3. lépés

Egy tárgylemezre tegyünk egy csepp „INCLUDAL A” beágyazóanyagot.

4. lépés

A mellékelt pasteur pipettával tegyünk 4-5 cseppet a felkevert pollensuszpenzióból az öblítőoldatba, vegyítsük el, és hagyjuk a polleneket leülepedni. A felesleges folyadékot a pipettával óvatosan távolítsuk el.

5. lépés

A pipetta segítségével tegyünk 2-3 csepp pollenüledéket a színezőoldatba. Időnként keverjük meg, majd 5-10 perc után hagyjuk a polleneket leülepedni.

6. lépés

A felesleges színezőoldatot a pipettával távolítsuk el, és töltünk az edénybe kb. 2 ml öblítőoldatot. Ezt addig ismétljük, amíg az öblítőoldat szintelen nem lesz. A polleneket hagyjuk leülepedni.

7. lépés

Cseppentsük a polleneket az előkészített tárgylemezre és tegyünk rá egy fedőlapocskát.

A preparátum immár mikroszkóp alatt vizsgálható